



T.C.
D.Ü. DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ
İZOMET CİHAZI ÇALIŞTIRMA
VE BAKIM ONARIM TALİMATI

Doküman No	MC.TL.44
Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	02.01.2019
Sayfa No	Sayfa 1/2

1. AMAÇ

İzomet cihazının çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

4.TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulamasından teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması:

- 6.1.1. Cihaz güç kaynağına takılır.
- 6.1.2. Kesim bıçakları yerine yerleştirilir.
- 6.1.3. Çalıştırma düğmesine basılır ve cihaz açılır.
- 6.1.4. Kesilecek model, yerine yerleştirilir.
- 6.1.5. Cihazın kapağı kapatılır.
- 6.1.6. Kesim süresi ayarlanır ve başlat düğmesi ile cihaz başlatılır.
- 6.1.7. İşlem bittikten sonra cihazın kapatma düğmesine basılır ve cihazın havuzunda birikmiş olan su boşaltılır.
- 6.1.8. Cihaz güç kaynağından çekilir.

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı:

- 6.2.1. Teknik servis personeli hastanedeki tüm makine ve cihazların hastane içi bakım tarihlerini gösterir, “YILLIK BAKIM PLANI” hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.
- 6.2.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için “BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU” düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise “BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU” ile teknik servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri “FR-43 BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU”na işler.
- 6.2.3. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda “BAKIM / ONARIM / KALİBRASYON İSTEK FORMU” doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir, cihazın üzerine “KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ” asılır.
- 6.2.4. Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza hastane imkânları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar. Arıza sonrası “BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU” teknik servis sorumlusu tarafından tutulur.

6.3. Cihazın Temizliğinin Yapılması

- 6.3.1. Cihazın kapağı kaldırılır.
- 6.3.2. Siyah bölme çıkarılır.
- 6.3.3. Bıçak çıkarılır. Bıçak tutucu aparat sökülür.
- 6.3.4. Su haznesi çekilerek çıkartılır. Lavaboda iyice yıkanır, dezenfektan uygulanır.
- 6.3.6. Cihazın kapağı ve üst kısmı dezenfektan ile silinir.
- 6.3.6. Çıkarılan parçalar yerlerine takılıp bırakılır.
- 6.3.7. Cihazın çalışması kontrol edilir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

1. YILLIK BAKIM PLANI

	T.C. D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ İZOMET CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI	Doküman No	MC.TL.44
		Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
		Revizyon No	02
		Revizyon Tarihi	02.01.2019
		Sayfa No	Sayfa 2/2

2. BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU
3. BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU
4. KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ